

BT Combo MRL

Kit para betalactámicos y tetraciclinas en leche

Producto número, 102002

El kit es un producto nuevo para la detección de residuos de betalactámicos y tetraciclinas en leche. Las sensibilidades se basan en MRL europeo.

1. Listas de sensibilidades


Penicilinas	MRL europeo (ppb)	Nivel de detección (ppb)
Bencilpenicilina	4	2-3
Ampicilina	4	2-3
Amoxicilina	4	3-4
Oxacilina	30	3.5-4
Cloxacilina	30	4-6
Dicloxacilina	30	3-4
Nafcilina	30	12-15
Benzathine Benzylpenicillin		3-4
Procaína penicilina	4	3-4
Cefalosporinas	MRL europeo (ppb)	Nivel de detección (ppb)
Cefacetrilo	125	15-20
Cefapirin	60	6-8
Cefazolina	50	40-50
Ceftiofur	100	80-90
Cefquinoma	20	8-10
Cefalonio	20	3-6
Cefoperazona	50	3-5
Tetraciclinas	MRL europeo (ppb)	Nivel de detección (ppb)
Tetraciclina	100	60-80
Oxytetracycline	100	80-100
Doxiciclina	-	60-80
Clortetraciclina	100	80-100

2. Todos dentro del kit


- 96 pruebas en 12 tubos, en cada tubo, hay 8 tiras de prueba y 8 micropozos.
- Pipeta desechable, 100pcs
- Manual de usuario

3. Pasos de operación

- a) Lea la instrucción antes de experimentar para conocer los contenidos. Lleve la leche a temperatura ambiente. Asegúrese de que la muestra esté limpia sin deposición y aglomeración.
- b) Tome las pruebas necesarias, y uso en una hora.

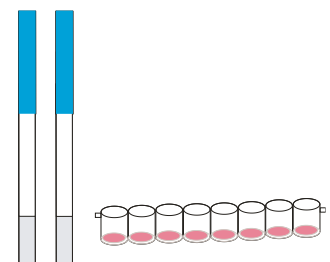

- c) Tome 200µl de leche con pipeta al micropozo, y aspire arriba y abajo 5 veces, mezcle bien. **Espera 5 minutos.**

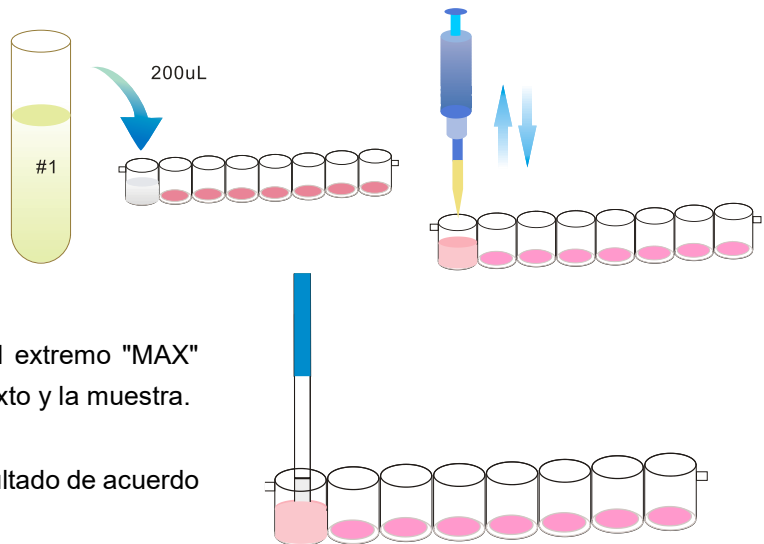

Nota: si estás tomando muestras con una pipeta de plástico, agregue la muestra a la línea de marcado del micropozo.

- d) Inserte la tira de prueba en el pozo con el extremo "MAX" completamente sumergido en el reactivo mixto y la muestra.
- e) **Espera 5 minutos** y luego determine el resultado de acuerdo con la parte 4.

4. Determinar el resultado

Hay tres líneas en la tira. **Línea C, Línea B, Línea T.** La línea C es un indicador de la calidad de la prueba. La línea B representa Beta Lactams y la línea T es para tetraciclinas.


Negativo, el color de la **Línea B** o **Línea T** es más oscuro que el color de la **Línea C.**

Positivo, (1) el color de la **Línea B** o **Línea T** es **más ligero** que el color de la **Línea C.**

(2) el color de la **Línea B** o **Línea T** es **el mismo** que el color de la **Línea C.**

(3) No hay la Línea B o Línea T.

En cualquier caso, la **Línea C** siempre aparece. La prueba es válida. Si no hay la línea C, la prueba será inválida. Debería coger tiras nuevas y comenzar la prueba nuevamente.

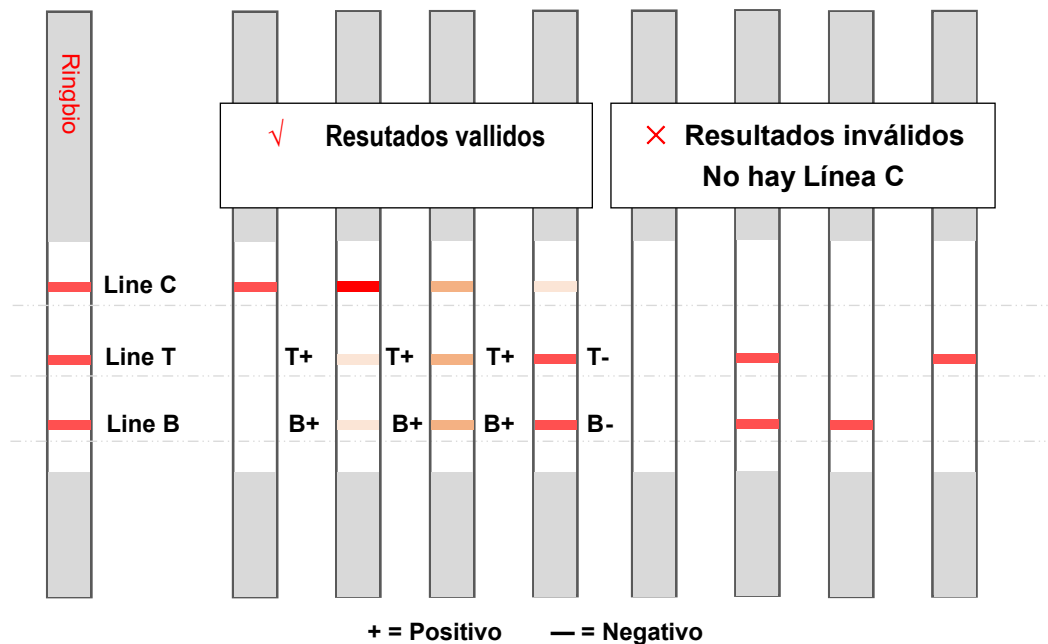

Almacene el kit a 2-8 grados centígrados.. El kit es valid por 12 meses. El número de lote y la fecha de vencimiento están impresos en el paquete. Ejecute la prueba con el manual del kit, no toque la membrana de la tira.

Selle la botella después de sacar las tiras requeridas.

Cada tira se usa por solo una vez. Por favor no lo use repetidamente. Este kit es solo para pruebas de detección, el resultado positivo debe confirmarse con otro método.